



Einsatz des Lecksicherungs-Set

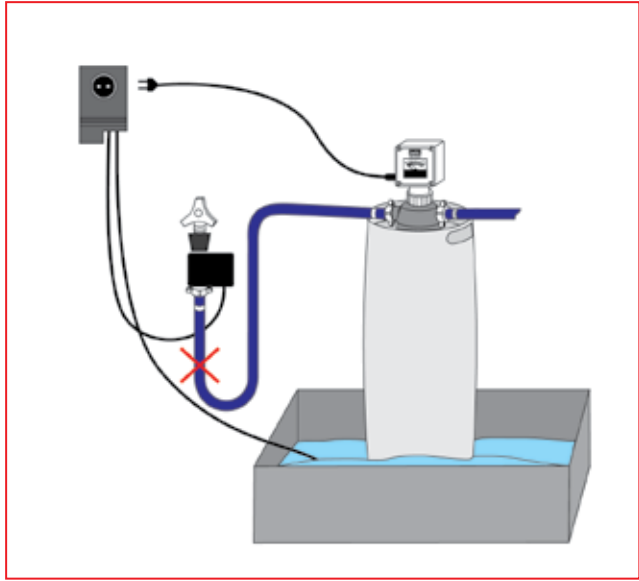

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

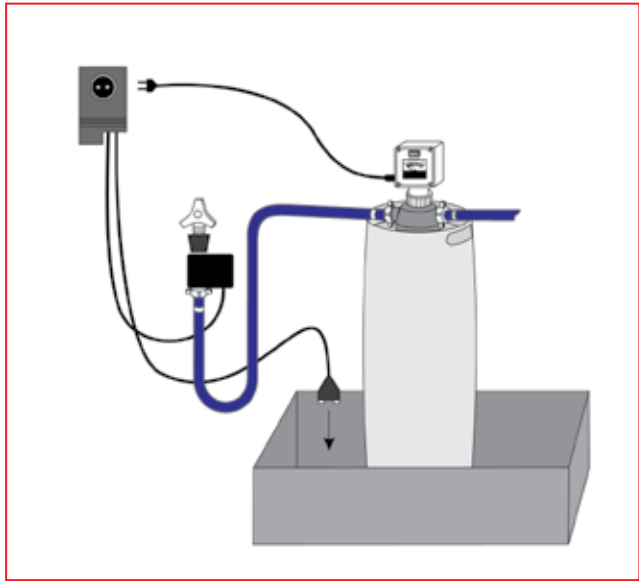

Optimale Sicherheit mit behrur® Wasservollentsalzern

Sie sind sicherheitsbewusst. Natürlich schließen Sie immer die Wasserzufuhr, wenn Sie Ihre Entsalzungsanlage einmal längere Zeit unbeaufsichtigt lassen.

Andererseits: Je nach Anwendung müssen Wasservollentsalzer häufig unbeaufsichtigt arbeiten. Das liegt in der Natur der Sache. Das birgt aber auch Gefahren.

Wenn Sie Ihren behrur® Wasservollentsalzer unbeaufsichtigt betreiben müssen, benötigen Sie das behrur® Lecksicherungs-Set mit Lecksensor.

Sollte sich an Ihrem Ionenaustauscher eine undichte Stelle bilden, fängt die Wanne das austretende Wasser auf. Der Sensor spricht an und unterbricht die Wasserzufuhr.

Damit vermeiden Sie sicher kostspielige Wasserschäden.

Art.-Bez.	Artikelbeschreibung	Art.-Nr.
LS 191	behrur® Lecksicherungs-Set inkl. Steuergerät, Wasserfühler, Magnetventil, Alarmsummer	B00223545
Auffangwannen (optional) für behrur® Lecksicherungs-Set LS 191:		
AW - LS	Innenmaße: 370 x 370 x 102 mm	B00632816
AW - LS 2	Innenmaße: 553 x 353 x 114 mm	B00660016

Info unter 0 211 - 7 48 47 - 17

behr Labor-Technik GmbH
 Spangerstraße 8 • 40599 Düsseldorf
 Tel.: 0 211 - 7 48 47 17 • Fax: 0 211 - 7 48 47 48
 Email: info@behr-labor.com • Internet: www.behr-labor.com



B00509795 D - V3_1_002



Optimale Wasserqualität

mit behrur® Wasservollentsalzern



Optimale Sicherheit mit behr


Vollentsalztes Wasser

behropur® Mischbett-Ionenaustauscher liefern vollentsalztes Wasser nach folgenden Spezifikationen:

- Qualität 3 im Sinne der Klasseneinteilung der DIN ISO 3696:1987 – Wasser für analytische Zwecke.
- Spezifikation Pharma nach VDI-Richtlinie VDI 2083 – Reinraumtechnik. Qualität, Erzeugung und Verteilung von Reinstwasser.
- Europäisches und Deutsches Arzneimittelbuch (DAB).
- behropur® Mischbett-Ionenaustauscher enthalten Harze von geprüfter Qualität.

Die optimale Ausnutzung der Austauscherkapazität durch absolut gleichmäßige Wasserverteilung im Gerät garantiert Ihnen Wasser mit einer sehr niedrigen Leitfähigkeit über die volle Kapazität des Wasservollentsalzers.

Beispiel:

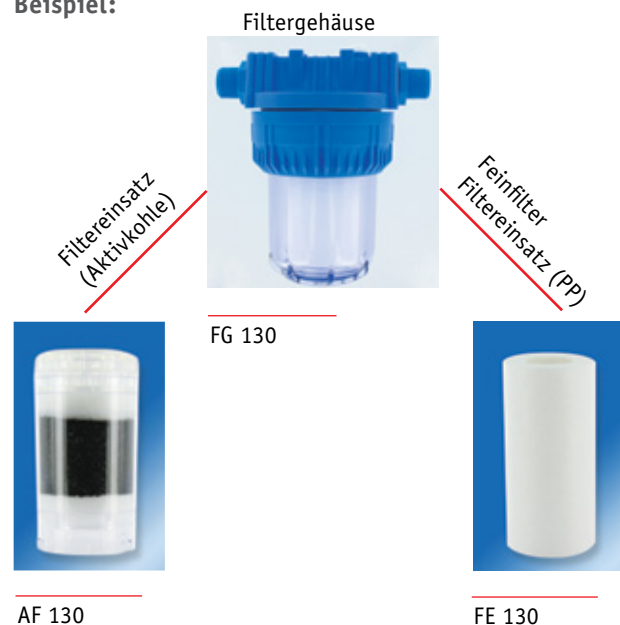

Partikelfreies Wasser

Sie brauchen Wasser, das frei ist von Partikeln?


Das garantiert Ihnen der behropur® Filter FG 130 mit entsprechendem Filtereinsatz. Dem Ionenaustauscher nachgeschaltet hält er auch feinste Partikel vollständig zurück und schützt Ihre hochwertigen Geräte. Durch das Klarsichtgehäuse des FG 130 können Sie sich jederzeit mit einem Blick über den Zustand des Filtereinsatzes informieren.

Je nach Anforderung können Sie einen Universalfilter (5µ) oder einen Aktivkohlefilter (20µ) einsetzen.

Nachgeschaltete Filter dürfen Sie nur bei druckfesten behropur® Ionenaustauschern verwenden. Druckfreie Austauscher werden durch den Gegendruck zerstört.


Dabei kann es auch zu kostspieligen Folgeschäden kommen.

Beispiel Aufbau:

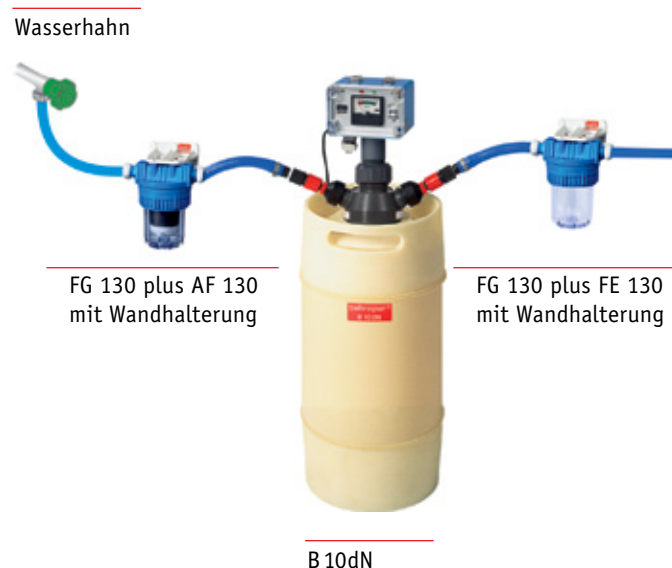

Art.-Bez.	Artikelbeschreibung	Art.-Nr.
FG 130	behropur® Filtergehäuse für Filtereinsätze mit einer Länge von 5". Transparentes Gehäuse aus PP. Anschlüsse 3/4", maximaler Betriebsdruck 8 bar, max. Temp. 50 °C	B00440918
FE 130	behropur® Filtereinsatz, PP, 5µ, Länge 5", max. Druck 6 bar, max. Temp. 80 °C	B00223562
AF 130	behropur® Filtereinsatz, Aktivkohle, 20µ, Länge 5", max. Druck 6 bar, max. Temp. 50 °C	B00223563

Zubehör Verteilereinheiten:

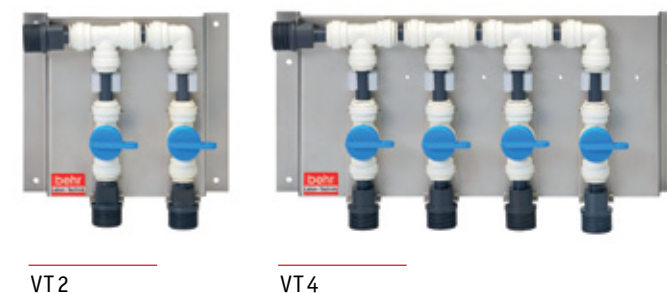

Art.-Bez.	Artikelbeschreibung	Art.-Nr.
VT 2	behrotest® Verteilerstück mit 2 Auslaufhähnen	B00749025
VT 4	behrotest® Verteilerstück mit 4 Auslaufhähnen	B00749026